

## Si prega di leggere


Quando si usa per la prima volta ali-Q, premere il pulsante viola di aliquotazione per riattivare l'unità dalla modalità di spedizione.

### Per il pipettaggio sierologico standard



**pulsante di aspirazione**  
**pulsante di erogazione**

Nota: il motore si attiverà a intervalli apparentemente casuali quando si preme il pulsante di aspirazione o di erogazione. Non preoccuparti. È normale! Per ulteriori informazioni sul sistema di misurazione intelligente di ali-Q, consultare il manuale operativo all'indirizzo [www.vistalab.com/support](http://www.vistalab.com/support)

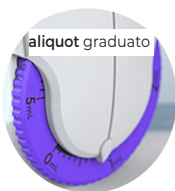

aliquot graduato

### Per l'aliquotazione

- 1. Impostare il volume dell'aliquota** sul disco graduato
2. Aspirare un volume sufficiente per il numero totale di aliquote desiderate.



aliquot pulsante

- 3. Premere senza rilasciare il pulsante dell'aliquota**

finché la stessa non viene erogata. Si sentirà il motore accendersi. Ripetere l'operazione per ciascuna aliquota (per un'assoluta precisione, eliminare la prima aliquota).

Nota: se non si tiene premuto il pulsante abbastanza a lungo per l'intero volume dell'aliquota, si sentirà un suono di "allarme" e lampeggerà una luce rossa.



### Descrizione

pipettatore automatico ali-Q  
pipettatore automatico ali-Q LS

### N. di catalogo VistaLab

2000-0005  
2000-0003

### Contenuto della confezione:

filtro a membrana di ricambio da 0,45 µm 9020-4005  
alimentazione elettrica dotata di adattatori di uscita 9020-9005  
supporto a parete 9020-9008  
certificato di taratura

**Registra il dispositivo ali-Q  
online all'indirizzo  
[www.vistalab.com](http://www.vistalab.com)  
garanzia di 1 anno**

Consultare il manuale operativo all'indirizzo  
[www.vistalab.com/support](http://www.vistalab.com/support)



### Completa il tuo sistema di gestione dei liquidi ideale con

Pipette sierologiche Wobble-not

5 mL (200/cs)  
10 mL (200/cs)  
25 mL (200/cs)  
50 mL (100/cs)

N. di catalogo VistaLab

4090-0005  
4090-0010  
4090-0025  
4090-0050

**VistaLab**<sup>TM</sup>  
TECHNOLOGIES

Think Differently. Feel Better.

2 Geneva Road Brewster, NY 10509 USA  
(888) 652-6520; (914) 244-6226  
[customer.service@vistalab.com](mailto:customer.service@vistalab.com)  
©2017 VistaLab Technologies, Inc. All rights reserved.

L080-0052-001 RevB2