

Veillez lire les informations suivantes

Lorsque vous recevez votre ali-Q, appuyez sur le bouton d'aliquotage violet pour faire sortir le dispositif du mode expédition.

Pour un pipetage sérologique standard



bouton aspirer
bouton distribuer

Remarque : Le moteur s'activera à intervalles qui peuvent sembler aléatoires lorsque vous appuyez sur les boutons aspirer ou distribuer. Cela ne doit pas vous inquiéter. C'est tout à fait normal. Pour plus d'informations au sujet du système de mesure intelligent d'ali-Q, consultez le manuel de fonctionnement disponible à l'adresse suivante : www.vistalab.com/support



Pour l'aliquotage

1. **Paramétrez le volume d'aliquote** sur le cadran
2. Aspirez le volume adéquat pour le nombre d'aliquotes souhaitées.



3. **Appuyez sur le bouton aliquote et maintenez-le enfoncé**

jusqu'à ce que l'aliquote ait été distribuée. Vous entendrez et ressentirez le moteur démarrer. Répétez la procédure pour chaque aliquote. (Pour une précision optimale, éliminez la première aliquote).

Remarque : si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton suffisamment longtemps pour distribuer le volume total de l'aliquote, vous entendrez un signal sonore d'alerte et un voyant rouge clignotera.

**Description:**

contrôleur de pipetage ali-Q
contrôleur de pipetage ali-Q LS

N° de catalogue VistaLab

2000-0005
2000-0003

Contenu de la boîte:

membrane filtrante 0,45 mm de rechange
alimentation avec adaptateurs secteur
support mural
certificat d'étalonnage

9020-4005
9020-9005
9020-9008

**Enregistrez votre ali-Q
en ligne à l'adresse suivante
www.vistalab.com**

pour obtenir une garantie d'un an

Allez sur le site www.vistalab.com/support pour consulter le manuel d'utilisation complet

**Complétez votre système de manipulation de liquides optimal avec**

Pipettes sérologiques Wobble-not N° de catalogue VistaLab

5 mL	(200/boîte)	4090-0005
10 mL	(200/boîte)	4090-0010
25 mL	(200/boîte)	4090-0025
50 mL	(100/boîte)	4090-0050

VistaLabTM
TECHNOLOGIES

Think Differently. Feel Better.

2 Geneva Road Brewster, NY 10509 USA

(888) 652-6520; (914) 244-6226

customer.service@vistalab.com

©2017 VistaLab Technologies, Inc. All rights reserved.

L080-0052-001 RevB3