

Bitte lesen Sie

Wenn Sie Ihren ali-Q zum ersten Mal erhalten, drücken Sie die lila Aliquotiertaste um das Gerät aus dem Versandmodus zu wecken.

Zum standardmäßigen serologischen Pipettieren




Absaugknopf

Ausgabeknopf

Hinweis: Der Motor wird zu scheinbar zufälligen Zeiten aktiviert, wenn Sie die Saug- oder Ausgabeknöpfe drücken. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist normal! Weitere Informationen zum intelligenten Messsystem von ali-Q finden Sie im Bedienungshandbuch unter www.vistalab.com/support

Aliquot Wählen

Zum Aliquotieren

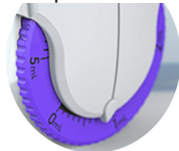

1. Stellen Sie die Aliquotmenge auf dem Zifferblatt ein
2. Aspiriere angemessene Menge für Gesamtzahl der gewünschten Aliquots.

Aliquot-Taste



3. Halten Sie die Aliquot-Taste gedrückt, bis das Aliquot ausgegeben ist. Sie werden hören und fühlen, wie der Motor anspringt. Wiederholen Sie für jedes Aliquot. (Für maximale Präzision, verwerfen Sie das erste Aliquot.)

Hinweis: Wenn Sie den Knopf nicht lange genug für die volle Aliquotmenge halten, hören Sie ein "Alarmsignal" und das rote Licht blinkt.

**Box Inhalt:**

ali-Q-Pipetten-Controller
ali-Q-Pipetten-Controller LS

VistaLab Catalog #

2000-0005
2000-0003

Zusätzlicher Inhalt der Box:

Ersatz 0,45 mm Membranfilter
Netzteil mit Anschlussadaptern
Wandhalterung
Kalibrierungszertifikat

9020-4005
9020-9005
9020-9008

**Registrieren Sie Ihren ali-Q
online unter
www.vistalab.com
für 1 Jahr Garantie**

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.vistalab.com/support

**Ergänzen Sie Ihr optimales Liquid Handling System mit**

Wobble-not™ serologische Pipetten	VistaLab Catalog #
5 mL (200/box)	4090-0005
10 mL (200/box)	4090-0010
25 mL (200/box)	4090-0025
50 mL (100/box)	4090-0050



Think Differently. Feel Better.

2 Geneva Road Brewster, NY 10509 USA
(888) 652-6520; (914) 244-6226
customer.service@vistalab.com
©2018 VistaLab Technologies, Inc. All rights reserved.