

¡IMPORTANTE! Lea este documento

Pipeteo serológico convencional

Quando reciba por primera vez el dispositivo ali-Q™ 2, pulse el botón violeta para desactivar el modo de transporte.



botón de aspirar

botón de dispensar

Nota:

1. El motor se activará de modo aparentemente aleatorio al pulsar los botones de aspirar o dispensar. No se preocupe. ¡Es normal!
2. ali-Q 2 pasará al modo de reposo después de 3 minutos de inactividad, pero se reactivará con cualquier movimiento de la unidad.

Para obtener más información sobre el sistema de medición inteligente de ali-Q, consulte el Manual de funcionamiento en el sitio www.vistalab.com/support

Dosificación de alícuotas/repetir pipeteo

rueda de velocidad



Solo el modelo ali-Q 2 VS:

Ajuste la velocidad de dosificación de alícuotas deseada con la rueda de velocidad

ruedas de alícuota



ali-Q 2 y ali-Q 2 VS



ali-Q 2 LS

botón de alícuota



Todos los modelos ali-Q 2:

1. Establezca el volumen de alícuota en la rueda de alícuota.
2. aspire el volumen adecuado para el número total de alícuotas deseado.
3. Pulse Y MANTENGA APRETADO el botón violeta  hasta que se haya dispensado la alícuota. Escuchará y sentirá cómo arranca el motor. Pulse y mantenga apretado el botón nuevamente para cada alícuota. Para conseguir la máxima precisión, deseche la primera alícuota.

Nota: si no mantiene apretado el botón el tiempo suficiente para completar el volumen total de la alícuota, escuchará un sonido de «alerta» y parpadeará una luz roja.



Descripción

controlador de pipetas ali-Q 2
controlador de pipetas ali-Q 2 LS
controlador de pipetas ali-Q 2 VS

N.º de catálogo VistaLab

2100-0005
2100-0003
2100-1005

Contenido adicional de la caja:

filtro de membrana de 0,22 μ m de repuesto 9020-4003
cargador con adaptadores de enchufe 9020-9005
dispositivo para montaje en pared 9020-9008
certificado de calibración

**Registre su sistema
ali-Q 2 en línea en
www.vistalab.com
para obtener la garantía de 1 año**

Acceda al sitio www.vistalab.com/support/ali-q-2
para consultar el Manual de funcionamiento completo



Complete su sistema óptimo de manipulación de líquidos con

Pipetas serológicas Wobble-not™

N.º de catálogo VistaLab

Longitud estándar

5 mL	(200/unidades)	4090-0005
10 mL	(200/unidades)	4090-0010
25 mL	(200/unidades)	4090-0025
50 mL	(100/unidades)	4090-0050

Longitud corta

10 mL	(200/unidades)	5090-0010
25 mL	(100/unidades)	5090-0025



Think Differently. Feel Better.

2 Geneva Road Brewster, NY 10509 USA
(914) 244-6226
customer.service@vistalab.com

©2020 VistaLab Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

L080-0052-001 RevC1