

# IMPORTANTE! Si prega di leggere

## Pipettaggio sierologico tradizionale

Quando si usa per la prima volta ali-Q™ 2, premere il pulsante viola  per riattivarlo dalla modalità di spedizione.



pulsante di aspirazione  
pulsante di erogazione

Nota:

1. Il motore si attiverà a intervalli apparentemente casuali quando si preme il pulsante di aspirazione o di erogazione. Niente paura. È normale!
2. Dopo 3 minuti di inutilizzo, ali-Q 2 entra in modalità sospensione ma si riattiverà muovendo l'unità.

Per ulteriori informazioni sul sistema di misurazione intelligente di ali-Q, consultare il manuale operativo all'indirizzo [www.vistalab.com/support](http://www.vistalab.com/support)


## Aliquotazione/pipettaggio ripetitivo

disco graduato per la velocità



esclusivamente per il modello ali-Q 2 VS: impostare la velocità di aliquotazione desiderata utilizzando l'apposito disco graduato

dischi graduati per aliquote

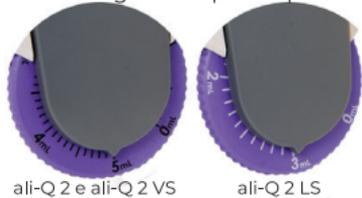

ali-Q 2 e ali-Q 2 VS

ali-Q 2 LS

pulsante per aliquote



Per tutti i modelli ali-Q 2:

1. Impostare il volume dell'aliquota sull'apposito disco graduato.
2. Aspirare un volume sufficiente per il numero totale di aliquote desiderate.
3. Premere **SENZA RILASCIARE** il pulsante viola  finché l'aliquota non viene erogata. Si sentirà il motore accendersi. Ripetere l'operazione per ciascuna aliquota. Per un'assoluta precisione, eliminare la prima aliquota.

Nota: se non si tiene premuto il pulsante abbastanza a lungo per l'intero volume dell'aliquota, si avvertirà un suono di "allarme" e lampeggerà una luce rossa.

### Descrizione

pipettatore automatico ali-Q 2  
pipettatore automatico ali-Q 2 LS  
pipettatore automatico ali-Q 2 VS

### N. di catalogo VistaLab

2100-0005  
2100-0003  
2100-1005

### Contenuto aggiuntivo della confezione:

filtro a membrana di ricambio da 0,22 µm 9020-4003  
alimentazione elettrica dotata di adattatori di uscita 9020-9005  
supporto a parete 9020-9008  
certificato di taratura

**Registra il dispositivo ali-Q 2  
online all'indirizzo  
[www.vistalab.com](http://www.vistalab.com)  
garanzia di 1 anno**

Consultare il manuale operativo  
all'indirizzo [www.vistalab.com/support/ali-q-2](http://www.vistalab.com/support/ali-q-2)



### Completa il tuo sistema di gestione dei liquidi ideale con

**Pipette sierologiche Wobble-not™ N. di catalogo VistaLab**

#### Lunghezza standard

5 mL	(200/cs)	4090-0005
10 mL	(200/cs)	4090-0010
25 mL	(200/cs)	4090-0025
50 mL	(100/cs)	4090-0050

#### Lunghezza ridotta

10 mL	(200/cs)	5090-0010
25 mL	(100/cs)	5090-0025