# **IMPORTANT!** Veuillez lire les informations suivantes

### Pipetage sérologique classique

Lorsque vous utilisez votre ali-Q™ 2 pour la première fois, appuyez sur le bouton ↓ violet pour le sortir du mode d'expédition.



#### Remarque:

- 1. Le moteur s'activera à intervalles qui peuvent sembler aléatoires lorsque vous appuyez sur les boutons aspirer ou distribuer. Cela ne doit pas vous inquiéter. C'est tout à fait normal.
- 2. ali-Q 2 se mettra en veille après 3 minutes d'inactivité mais se réactivera à chaque mouvement du dispositif.

Pour plus d'informations au sujet du système de mesure intelligent d'ali-Q, consultez le manuel d'utilisation disponible à l'adresse suivante : www.vistalab.com/support

# Aliquotage/répétition du pipetage

numérotation rapide



#### Modèle ali-Q 2 VS uniquement :

Régler la vitesse d'aliquotage souhaitée en utilisant la numérotation rapide





bouton aliquote



#### Tous les modèles ali-Q 2 :

- 1. Paramétrez le volume d'aliquote sur le cadran aliquote.
- 2. Aspirez le volume adéquat pour le nombre d'aliquotes souhaitées..
- 3. Appuyez sur le bouton violet et MAINTENEZ-LE ENFONCÉ jusqu'à ce que l'aliquote ait été distribuée. Vous entendrez et sentirez le moteur démarrer. Répétez l'opération (appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé) pour chaque aliquote. Pour une précision optimale, éliminez la première aliquote..

Remarque: si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton suffisamment longtemps pour distribuer le volume total de l'aliquote, vous entendrez un signal sonore d'alerte et un voyant rouge clignotera.



#### Description N° de catalogue VistaLab

contrôleur de pipetage ali-Q 2 2100-0005 contrôleur de pipetage ali-Q 2 LS 2100-0003 contrôleur de pipetage ali-Q 2 VS 2100-1005

Contenu supplémentaire de la boîte :

membrane filtrante 0,22 µm de rechange 9020-4003 alimentation avec adaptateurs secteur 9020-9005 support mural 9020-9008 certificat d'étalonnage

# Enregistrez votre ali-Q 2 en ligne à l'adresse suivante www.vistalab.com

pour obtenir une garantie d'un an

Allez sur le site www.vistalab.com/support/ali-q-2 pour consulter le manuel d'utilisation complet



## Complétez votre système de manipulation de liquides optimal avec

Pipettes sérologiques Wobble-not™ N° de catalogue VistaLab

# Longueur standard 5 mL (200/boîte) 4090-0005 10 mL (200/boîte) 4090-0010 25 mL (200/boîte) 4090-0025

50 mL (100/boîte) 4090-0025 4090-0050

#### Longueur courte

10 mL (200/boîte) 5090-0010 25 mL (100/boîte) 5090-0025



2 Geneva Road Brewster, NY 10509 États-Unis (914) 244-6226 customer.service@vistalab.com ©2020 Vistal.ab Technologies, Inc. Tous droits réservés.

....

L080-0052-001 RevC3