

IMPORTANT! Veuillez lire les informations suivantes

Pipetage sérologique classique

Lorsque vous utilisez votre ali-Q™ 2 pour la première fois, appuyez sur le bouton violet pour le sortir du mode d'expédition.



Remarque :

1. Le moteur s'activera à intervalles qui peuvent sembler aléatoires lorsque vous appuyez sur les boutons aspirer ou distribuer. Cela ne doit pas vous inquiéter. C'est tout à fait normal.
2. ali-Q 2 se mettra en veille après 3 minutes d'inactivité mais se réactivera à chaque mouvement du dispositif.

Pour plus d'informations au sujet du système de mesure intelligent d'ali-Q, consultez le manuel d'utilisation disponible à l'adresse suivante : www.vistalab.com/support


Aliquotage/répétition du pipetage

numérotation rapide



Modèle ali-Q 2 VS uniquement :
Régler la vitesse d'aliquotage souhaitée en utilisant la numérotation rapide

cadran aliquotes

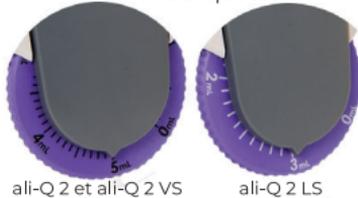

bouton aliquote



Tous les modèles ali-Q 2 :

1. Paramétrez le volume d'aliquote sur le cadran aliquote.
2. Aspirez le volume adéquat pour le nombre d'aliquotes souhaitées..
3. Appuyez sur le bouton violet et MAINTENEZ-LE ENFONCÉ jusqu'à ce que l'aliquote ait été distribuée. Vous entendrez et sentirez le moteur démarrer. Répétez l'opération (appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé) pour chaque aliquote. Pour une précision optimale, éliminez la première aliquote..

Remarque : si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton suffisamment longtemps pour distribuer le volume total de l'aliquote, vous entendrez un signal sonore d'alerte et un voyant rouge clignotera.



Description

N° de catalogue VistaLab

contrôleur de pipetage ali-Q 2	2100-0005
contrôleur de pipetage ali-Q 2 LS	2100-0003
contrôleur de pipetage ali-Q 2 VS 5 mL	2100-1005
contrôleur de pipetage ali-Q 2 VS 10mL	2100-1010

Contenu supplémentaire de la boîte :

membrane filtrante 0,22 µm de rechange	9020-4003
alimentation avec adaptateurs secteur	9020-9005
support mural	9020-9008
certificat d'étalonnage	

**Enregistrez votre ali-Q 2
en ligne à l'adresse suivante
www.vistalab.com
pour obtenir une garantie d'un an**

Allez sur le site www.vistalab.com/support/ali-q-2
pour consulter le manuel d'utilisation complet



Complétez votre système de manipulation de liquides optimal avec

Pipettes sérologiques Wobble-not™ N° de catalogue VistaLab

Longueur standard

5 mL (200/boîte)	4090-0005
10 mL (200/boîte)	4090-0010
25 mL (200/boîte)	4090-0025
50 mL (100/boîte)	4090-0050
100 mL (50/boîte)	4090-0100

Longueur courte

10 mL (200/boîte)	5090-0010
25 mL (100/boîte)	5090-0025

